


INSTRUCCIONES PARA EL USO DE VITRINAS DE LABORATORIO

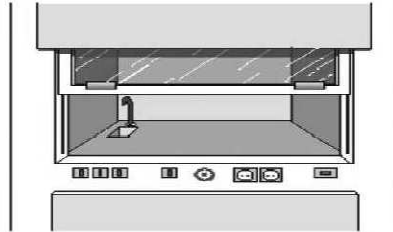

- ✓ No utilizar la vitrina como almacén de productos
- ✓ Evitar las corrientes de aire durante su utilización, cerrar las puertas y ventanas en el entorno de la vitrina
- ✓ Situar la zona de operaciones a una distancia no inferior a 15 ó 20 cms. del plano de abertura de la vitrina
- ✓ Ubicar la zona de generación de contaminantes lo más baja posible
- ✓ Trabajar con la ventana corredera frontal bajada al mínimo espacio compatible con el trabajo que se va a realizar
- ✓ Mantener funcionando el sistema de extracción 5 mns., tras finalizar las operaciones
- ✓ Limitar las fuentes de calor a las mínimas necesarias para no perturbar la aspiración
- ✓ Evitar la manipulación del contaminante en la zona de respiración del usuario. No introducir la cabeza en la cámara interior de la vitrina
- ✓ Abrir semanalmente el grifo del fregadero, aun cuando no se requiera su uso.
- ✓ No operar en la vitrina sin la extracción en marcha
- ✓ Mantenerla cerrada cuando no esté en uso